

AMOSTRAS PARA PREPARO POR LIOFILIZAÇÃO

O método de amostragem, local de coleta e preservação da integridade das amostras são de total e completa responsabilidade do cliente até a entrega no LRAC.

Orientação Geral

As amostras a serem preparadas no equipamento Liofilizador (Liof) devem conter como principal volátil a água e ter pH próximo a 7 (neutro).

Orientações Específicas

Quantidade Recomendada	Armazenamento	Preparo no LRAC	Particularidade
Até 300 mL	A amostra deve ser entregue em recipiente resistente a baixas temperaturas, ou seja, que possa ser congelado em freezer (-15 °C) ou em ultrafreezer (-80 °C) ou que suporte o uso de nitrogênio líquido (-196 °C), a depender da amostra. O recipiente deve ter no máximo 5 cm de altura, caso não possa ser colocado em posição horizontal.	Congelamento em freezer, ultrafreezer ou com nitrogênio líquido.	O equipamento possui duas bandejas com ~15 cm de diâmetro, ~6 cm de altura e seis adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (Ø ~7,5 cm).

AMOSTRAS PARA PREPARO POR LIOFILIZAÇÃO

NOTA: ESTA PÁGINA DE APROVAÇÃO E CONTROLE DE REVISÃO NÃO FAZ PARTE DO ORIENTATIVO.

APROVAÇÃO/CONTROLE DE REVISÕES

	Elaboração:	Revisão:	Aprovação:	Emissão:
Responsável	Lucélia Silva	Adilson Brandão	Kelly Palma	J Ricardo Vulto
Data	30/04/2020	17/10/2024	27/11/2024	03/12/2024

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Responsável	Alterações
00	04/06/2020	A.R.Brandão	Revisão inicial
01	04/05/2024	J R Vulto E Marqui	- Adequação de cabeçalho e rodapé. Inclusão de nova identidade visual. Inclusão de controle de leitura do documento. - Adequação do volume e inclusão das temperaturas aproximadas de congelamento.

CONTROLE DE LEITURA DO DOCUMENTO		
Colaborador	Rubrica	Data